

MicroBrite™ Plus

Microscopio de bolsillo con aumento de 60 -120x y luz LED



Felicitaciones por escoger tu nuevo microscopio MircoBrite Plus. Para obtener su máximo rendimiento, siga as instrucciones para su uso y cuidado.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Aumento:	60x -120x	Peso:	59 g (sin pila)	Pilas:	1 AA (no incluida)
Diámetro de la pupila de salida:	10mm - 14mm	Dimensiones:	5,84 x 3,05 x 9,40 cm		
Zoom óptico:	2x	Iluminación:	LED		

INSTALACIÓN DE LA PILA

1. Deslice la tapa del compartimiento para la pila.



2. Introduzca 1 pila AA con la polaridad correcta y coloque la tapa en su lugar.

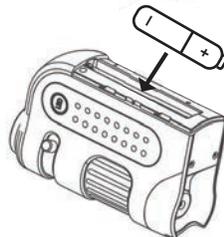

ADVERTENCIA: Use solo pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas con antiguas, ni marcas o tipos diferentes, pues esto puede provocar fugas, sobrecalentamiento o explosión de las pilas. Mantenga el producto alejado del fuego o calor excesivo. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fugas. Inserte las pilas en la dirección indicada. No se recomienda el uso de pilas recargables.

MODO DE USO

1. Coloca el objeto que deseas observar directamente bajo el lente objetivo.



2. Presiona el botón de la luz LED para encender la luz; luego de que termines de observar, no olvides apagarla.



3. Ajusta el aumento deseado usando el dial del zoom. Gira lentamente la rueda de enfoque hasta ver la imagen claramente.



Nota: Para observar adecuadamente, debes colocar el microscopio directamente sobre el objeto que observarás.

PRECAUCIÓN

- Para evitar un posible daño ocular:
 - No observes el sol con el microscopio.
 - No coloques directamente el microscopio con su luz encendida sobre el ojo.
- Retira la pila si no usas el microscopio durante un tiempo relativamente largo.
- El instrumento podría humedecerse si lo usas durante mucho rato; esto es normal y no es un defecto.

Servicio al Cliente: En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y con gusto lo ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía,
visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000