

CARSON[®]

MicroBrite™ Plus

MM-350

60 x 120x, Iluminación LED y Clip Adaptador

¡Felicitaciones por escoger tu nuevo Microscopio MicroBrite™ Plus con adaptador!
Para lograr los mejores resultados, sigue las instrucciones de uso y cuidado.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Aumento:	60x - 120x	Peso:	60 g (sin pila)	Pila:	1 AA (no incluida)
Diámetro Pupila de salida:	10mm - 14mm	Dimensiones:	5,8 cm x 3 cm x 9,4 cm	Accesorios:	Clip Adaptador MM-310
Zoom óptico:	2x	Iluminación:	LED		

INSTALACIÓN DE LA PILA

1. Desliza la tapa del compartimiento de las pilas para abrirla.



2. Inserta 1 pila AA con la polaridad correcta y coloca la tapa en su lugar.

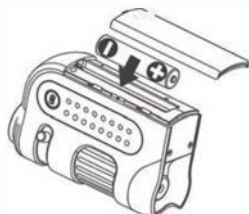


ADVERTENCIA: Use solo pilas alcalinas. Mantenga el producto alejado del fuego o calor excesivo. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fugas. Inserte las pilas en la dirección indicada. No se recomienda el uso de pilas recargables.

USO DEL MICROSCOPIO

1. Coloca el objeto que deseas observar directamente bajo el lente objetivo.



2. Presiona el interruptor para encender/apagar la luz LED (ON/OFF).

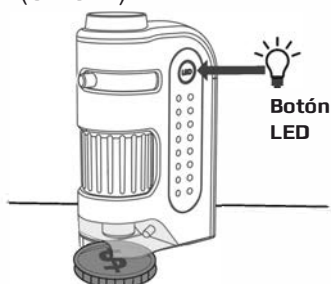

3. Ajusta el aumento deseado usando el dial del zoom. Gira lentamente la rueda de enfoque hasta ver la imagen claramente.



Nota: Para observar adecuadamente, debes colocar el microscopio directamente sobre el objeto que observarás.

USO DEL ADAPTADOR

1. Alinea la cámara principal del celular con el centro del agujero circular del adaptador. Normalmente, la principal es una cámara gran angular 1x y las demás son las secundarias.

Para obtener instrucciones más recientes y para seleccionar la cámara principal en el iPhone 13 Pro y versiones posteriores, visita www.carson.com/multicam.



2. Inserta el clip del adaptador en la parte superior del microscopio y enciende la cámara. Si la imagen de visualización no está centrada o no ves una imagen completamente redonda, ajusta el clip del adaptador asegurándote de que esté centrado sobre el lente de la cámara.

Nota: Mantén firmemente el teléfono mientras lo usas. Si lo sueltas mientras está conectado al microscopio, puede caerse y dañarse.



3. Pellizca la pantalla para ampliar la imagen. Toma fotos y videos para compartir con familiares y amigos.



PRECAUCIÓN

1. Para evitar daños oculares permanentes:
 - No observes el sol con el microscopio.
 - No coloques el microscopio con la luz LED encendida directamente sobre el ojo humano.
2. Quita la pila antes de guardar el microscopio por períodos prolongados.
3. El dispositivo puede calentarse después de un uso prolongado. Esto es normal y no debe considerarse un defecto.

Servicio al Cliente:

Si necesita asistencia o experimenta algún problema, por favor no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000