

CARSON®

Microscopio de 20x

con clip universal para Smartphones



MM-380


¡Felicitaciones por escoger su nuevo Microscopio con 20x de aumento y clip universal para smartphones! Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de uso y cuidado.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Aumento:	20x
Dimensiones:	23mm x 69mm x 81mm / 1.0" x 2.7" x 3.2"
Iluminación:	Luz LED y UV
Pilas:	3 G12 (incluidas)


USO DEL MICROSCOPIO:

1. Coloque el microscopio directamente sobre el objeto que desea observar y gire la perilla de enfoque hasta que la imagen se vea nítida.

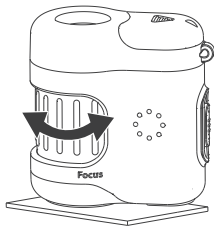


2. Deslice el interruptor:

- Hacia ABAJO para encender la iluminación LED del microscopio
- Hacia ARRIBA para usar la función de Linterna
- Al CENTRO para apagar la luz LED

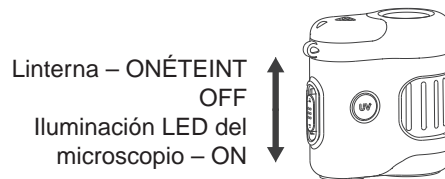


3. Presione y mantenga apretado el botón de la luz UV.

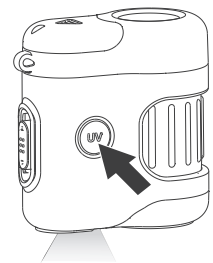

INSTALACIÓN DEL CLIP EN EL CELULAR:


Coloque el clip en el celular asegurándose de que la cámara* quede centrada dentro del círculo de la parte inferior del clip.

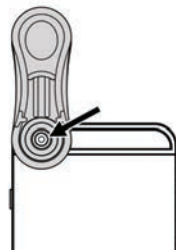

*Para celulares de doble cámara, visite www.carson.com/multicam

INSTALACION DEL MICROSCOPIO EN EL CLIP:

El microscopio debe quedar alineado con el clip, como lo muestra la figura. Este quedará magnéticamente fijo en su lugar.

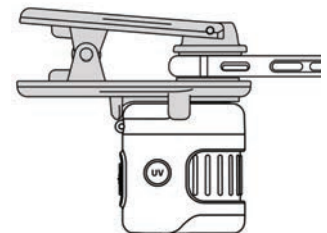


ENFOQUE DE LA IMAGEN EN LA PANTALLA:

Auto enfoque: Toque la pantalla en la aplicación de su cámara.


Enfoque manual: Gire la perilla de enfoque hasta que la imagen se vea nítida.

REEMPLAZO DE BATERÍAS:

1. Retire el tornillo con la ayuda de un destornillador y abra la tapa.

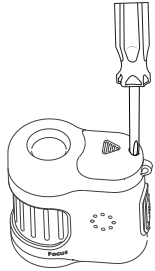

2. Inserte 3 pilas G12 nuevas y coloque la tapa y luego ajuste el tornillo.

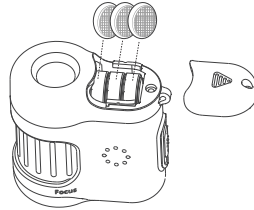

ADVERTENCIA:

1. Evite el daño en los ojos:
 - No observe el sol con este microscopio.
 - No mire directamente la luz LED del microscopio.
2. No deje las pilas instaladas durante períodos prolongados de desuso.

Servicio al Cliente: En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y con gusto lo ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000